

**KINEMATICA AG**

Dispersing and Mixing Technology

MANUAL

Verkaufsnummer Order-No.	Bezeichnung Description
35040005	ST-P20/800
11040021	ST-P20/600
Platten Stativ / Plate-Stand	
ST-P20/600: PT 1600 E - PT 2100 - PT 4000	
ST-P20/800: PX-SR 50 E - PX-SR 90 D	

Option


ST-P20/800: Verkaufs-Nr. / Order no.: 35040051

ST-P20/600: Verkaufs-Nr. / Order no.: 11045031


Sicherheits-Positionierungsring
Safety positioning ring**Option**

ST-P20/800: Verkaufs-Nr. / Order no.: 35040050

ST-P20/600: Verkaufs-Nr. / Order no.: 11045011

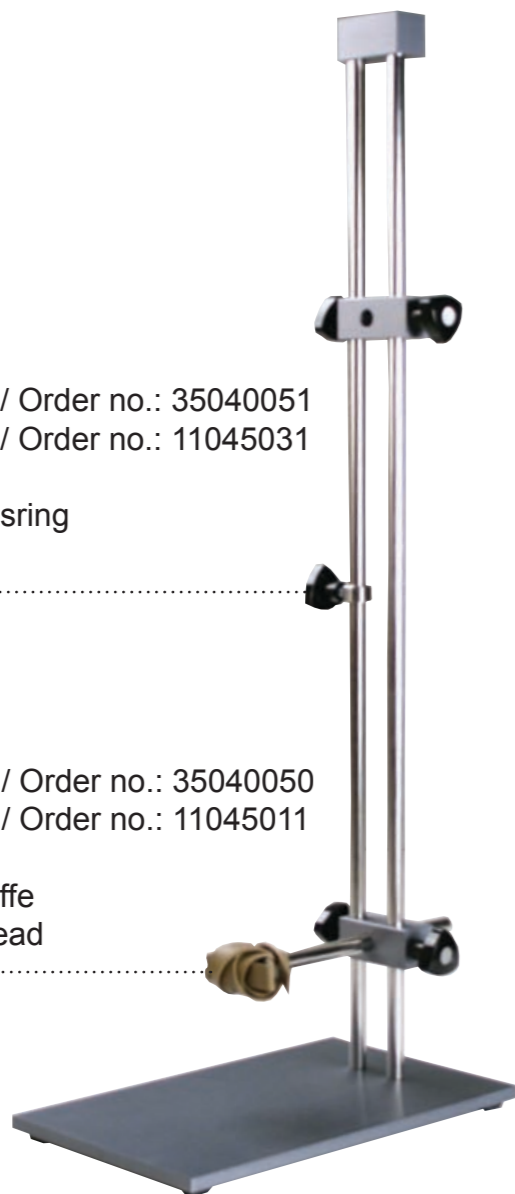Gefäßhalter mit Kreuzmuffe
Vessel holder with boss head**KINEMATICA AG**

Dispersing and Mixing Technology

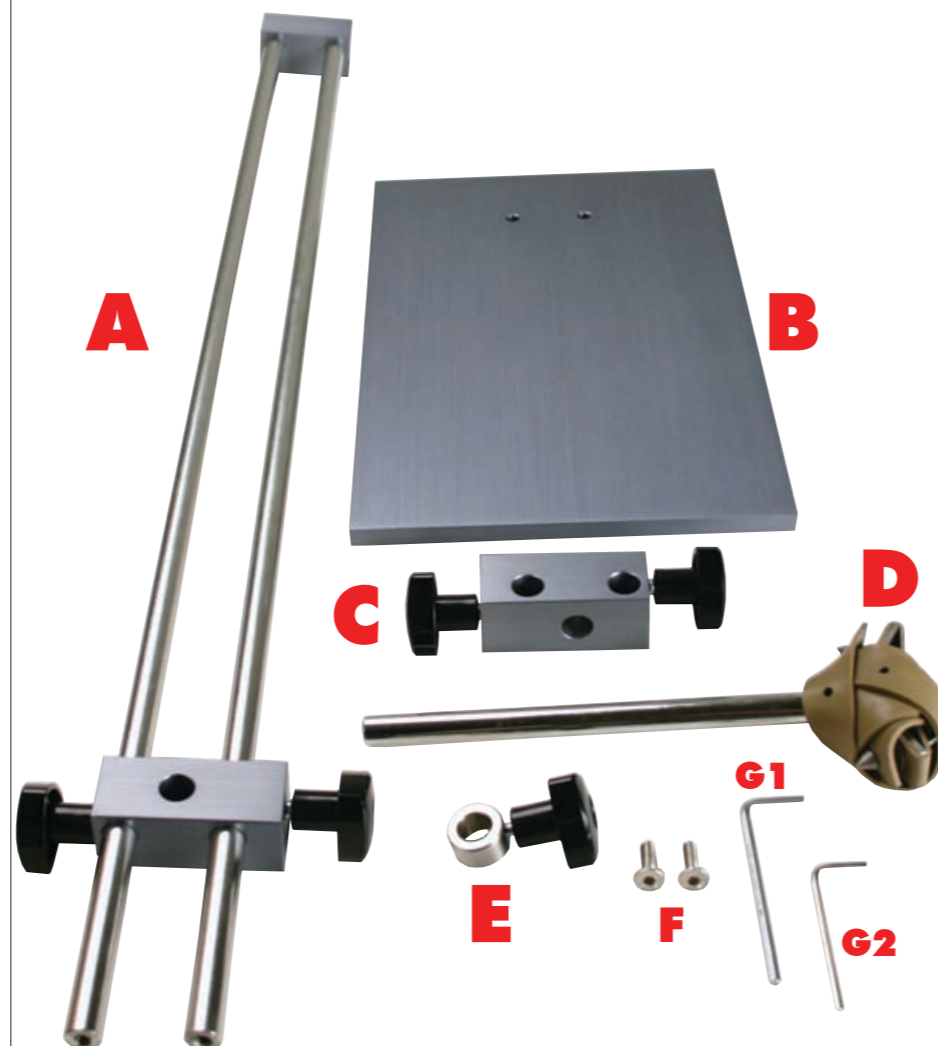Luzernerstrasse 147a
6014 Littau / Luzern
SchweizTel. +41-41-259 65 65
Fax +41-41-259 65 75
e-Mail info@kinematica.ch


Durch die Vibrationen vom Gerät können sich eventuell mit der Zeit die Verschraubungen lockern, überprüfen Sie diese von Zeit zu Zeit und ziehen diese nach.

Device vibrations can loosen screw connections over time, check them regularly and use the spanner to tighten them.



1. Stecken Sie eine der Schrauben **F** in das Schraubgewinde der Stativplatte **B** und halten Sie es mit dem Finger fest.

1. Put one of the **F** screws through the screw hole in the stand plate **B** and hold it steady from behind.

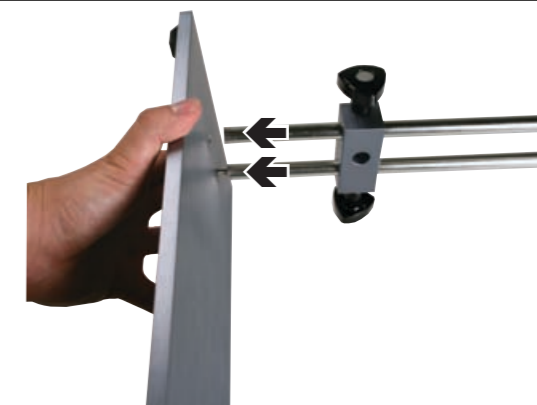

2. Stecken Sie die Stativstangen **A** auf die Schraube...

2. Attach the stand rods **A** to the screw...

Zusammenstellung / Lieferumfang / Werkzeuge:

A: Stativstangen mit Kreuzmuffe und Endstück, **B:** Stativplatte, **C:** Kreuzmuffe, **D:** Gefäßshalter, **E:** Sicherheitsring, **F:** Schrauben zur Stativstange, **G1:** 4mm Inbusschlüssel, **G2:** 3mm Inbusschlüssel.


Assembly / scope of delivery / tools:

A: Stand rods with boss head and end piece, **B:** Stand plate, **C:** Boss head, **D:** Vessel holder, **E:** Safety ring, **F:** Screws for stand rod, **G1:** 4mm Allen key, **G2:** 3mm Allen key



3. ...und drehen Sie diese mit der Hand leicht zu. Jetzt können Sie die zweite Schraube eindrehen und beide mit dem 4mm Inbusschlüssel **G1** festziehen.

3. ... and tighten it lightly by hand. You can now attach the second screw and secure both with the 4mm Allen key **G1**.

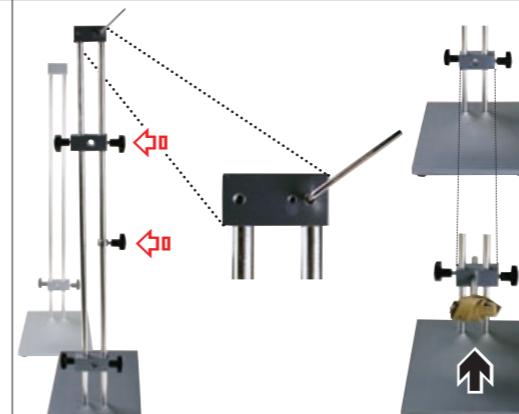


4. Um weiteres Zubehör anbringen zu können, lösen Sie die zwei Gewindestifte am Stativendstück mit dem 3mm Inbusschlüssel. Stecken Sie den Sicherheitsring **E** und eine weitere Kreuzmuffe **C** auf das Stativ und fixieren das Endstück wieder. In die untere Kreuzmuffe können Sie jetzt den Gefäßshalter **D** anbringen.

4. If you want to attach other accessories, release the two threaded pins on the stand end piece using the 3mm Allen key. Attach the safety ring **E** and a second boss head **C** on the stand and reattach the end piece. You can now place the vessel holder **D** in the lower boss head.



5. Ihr Stativ ist jetzt einsatzbereit.

5. Your stand is now ready to use.

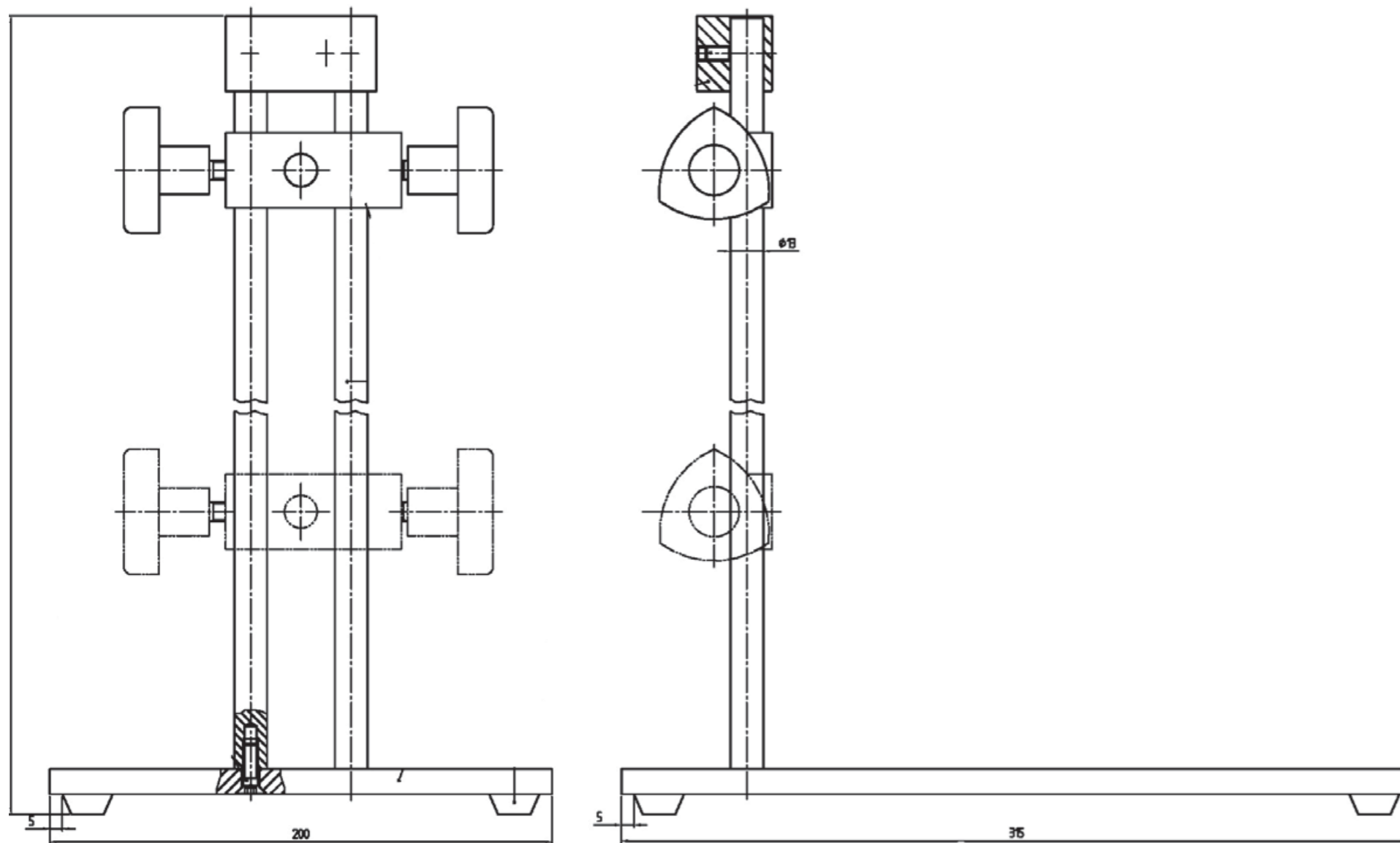

① Art.Nr / Item no. 9115266 - Stückliste / Parts list ST-P20/800		
② Art.Nr / Item no. 9115268 - Stückliste / Parts list ST-P20/600		
Art.Nr / Item no.	Bezeichnung / Description	Stk. / pcs.
①② 9753143	Stativplatte ST-P20/60 u. /80 Stand plate ST-P20/60 u. /80	1
① 9753201	Stativsäule ST-P20/80 L=782 Stand rod ST-P20/80 L=782	2
② 9753200	Stativsäule ST-P20/60 L=582 Stand rod ST-P20/0 L=582	2
①② 9750876	Kreuzmuffe ST 21 Boss head ST 21	1
①② 9750877	Halter PT-ST 2100 Holder PT-ST 2100	1
①② 9920620	Senk-Schr. M6x20 R Countersunk screw M6x20 R	2
①② 9920610	Gewindestift M6x10 mit Spitze Grub screw M6x10 with peak	2
①② 9323028	Gummifüsse selbstkl. Rubber bases, adhesive	4
①② 9800068	Rändelmutter B.193FP M8 D=25 Knurled nut B.193FP M8 D=25	1
①② 9800077	Gewindestift M8x70 Grub screw M8x70	1
①② 9800070	Gummifuss D=21 H=6 Rubber base D=21 H=6	4